



400-660-2180



实验桌使用说明书

Add: NO.2599 Jinxin Road Wujiang Suzhou
Office: NO.199 Tongyuan Road Loufeng Suzhou industrial Park
Tel:+86-512-6251-3433 Fax:+86-512-6288-9565
Http://:www.plan-lab.com www.plan-lab.cn

苏州博兰特实验室系统工程有限公司
Suzhou Plan Laboratory System Engineering Co.,Ltd.
苏州市亿达净化实验室设备有限公司
Suzhou Yida Purification LAB Equipment Co.,Ltd.

万分感谢您选择PLAN-LAB系列实验桌



实验桌的概述:

实验桌又称实验台、实验室操作台,其主要是适用于各类化学实验室及生物实验室等实验室,实验桌属于专业家具,其主要特点是结合实验室现场量身定做,具有抗腐蚀的专业台面及良好的承重能力。

一. PLAN-LAB系列实验桌分类:



中央桌
适用与各类大中型实验室



靠边桌
适用与各类实验室



转角桌
适用与各类小型实验室

二. PLAN-LAB系列实验桌的规格:

型号	外包尺寸(长*深*高 mm)	材质分类
中央桌	定做*1500*800-900	全钢结构/钢木结构/全木结构
靠边桌	定做*750*800-900	全钢结构/钢木结构/全木结构
转角桌	定做*1000*1000*800-900	全钢结构/钢木结构/全木结构
其它特殊规格	定制	全钢结构/钢木结构/全木结构

台面可选择不同品牌的理化板及环氧树脂板

三. PLAN-LAB系列实验桌材质说明:

一. 台面: 理化板台面----防酸防碱-----120℃以下高温
环氧树脂台面----防强酸强碱-----500℃以下高温

二. 木制柜体: 采用18/16mmE1环保级优质三聚氢氨板,内面经POLYESTER RESIN(不饱和聚酯树脂)高压被覆处理,边缘部分并以进口PVC热熔封边条封边防水处理,连接五金件为专业三合一,面板把手采用PP一字隐形把手,抽屉导轨采用三节静音承重型,柜门教练采用90度定位。

三. 钢制柜体: 采用1.2mm厚钢板压制焊接成形后酸洗淋化处理烤漆,面板把手采用一字隐形把手,抽屉导轨采用三节静音承重型,柜门教练采用90度定位。

四. 柜体支架: 采用40*60*1.5mm镀锌方管焊接成形后酸洗淋化处理烤漆,接地部位装有减震调节脚,以拉帽形式安装。

五. 特殊制作: 可根据您的要求设置工作位及水槽位。

六. 配水: 为了实验用水方便,可根据要求设置配水,水槽采用PP中/大等专用化验水槽,龙头有三口/双口/单口等专用化验龙头,滴水架采纯PP材质。

七. 试剂架: 可根据要求设置试剂架暂放试剂,试剂采用钢玻结构,立柱为100*50*1000/700镀锌方管焊接成形后酸洗淋化处理烤漆,层板为8mm钢化玻璃,护栏为专用烤漆铝材,可根据不同需求设计可调节的两层与三层。

八. 配电: 为了方便实验用电,实验桌每1-1.5米设置200V-10A电源插座一组,插座面板为欧式六眼多功能,底座为PP岛式独立线槽。

四. PLAN-LAB系列实验桌使用操作方法和注意事项:

1. 实验前请确保电源电压是否符合规定,如果发现异常现象必须请专门的技工检修,或致电亿达公司售后服务部,我们将尽快派员上门为您服务,切勿自行维修,全国免费电话: 400-660-2180
2. 在台面上使用电炉时,应加垫上石棉垫等隔热板隔热,应尽量避免台面被灼伤。
3. 实验过程中使用较坚硬的实验器材时请避免划伤台面,以免破坏台面的防腐层。
4. 实验过程中切勿将有机溶剂等任何废液倒入实验桌的水槽内,以免破坏建筑的排水管路。
5. 发生液体泼洒事故应及时处理,为了保证台面有更长的使用寿命,请勿长时间台面上残留任何液体,开启或关闭抽屉和下柜时应注意匀速轻开轻关。
6. 摆放或移动仪器时应避免拖动,要轻拿轻放。较重仪器摆放位置尽量距离实验桌柜体的立片或立脚靠近,特殊重量时请征求亿达公司售后服务部意见。
7. 实验用水请注意溅出台面,用水量小时可考虑将龙头水嘴套管延长,长时间不用水时应将下柜内给水角阀关闭,并定时对给排水管路检查。

PS: 请在实验桌安装前确保安装场地的空间及用水用电要求

五. PLAN-LAB系列实验桌相关配件照片:



PP化验水槽



三口化验龙头



双口化验龙头



三口化验龙头



岛式插座

六. 技术支持:
任何疑问请您拨打

